

インジェクションホルダーセット

インジェクションホルダーセットの部品の取り換え方が分からないという問題はありませんか？
今回はインジェクションホルダーセットの交換方法をご紹介します。




インジェクターホルダーセットのチューブが劣化した為に交換したくて新しいものを買ったが、どの様にして取り付ければいいのか分からないといったことはありませんでしたか？
難しく思いがちな接続も、チューブ先端部を広げる為の先端が鋭利な工具（千枚通し等）さえあれば簡単に接続出来てしまいます。

◆◆ 交換方法 ◆◆

※交換方法はインジェクションホルダー側もチューブ用金具側も同じ方法です。


(下記チューブの説明につきましては、インジェクションホルダー(HI-7)を例に挙げ説明致します。)

- ① インジェクションホルダー (HI-7) のチューブ固定ナットを外し、チューブ固定ナットを接続するチューブに通し、鋭利な工具（千枚通し等）でチューブの先端の孔を広げてください。チューブ先端部を広げる事で簡単に接続が行えるようになります。〈図1参照〉
- ② 孔を広げたチューブを、インジェクションホルダーの接続部分のネジやま手前まで差し込んでください。〈図2参照〉
- ③ 手順①でチューブに通しておいたチューブ固定ナットをネジやまに締め付けてください。〈図3参照〉
※適度な力で引っ張ってもチューブが抜けないようでしたら完了です。

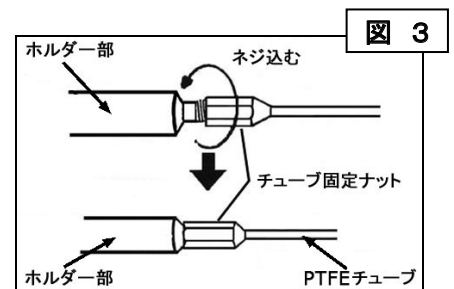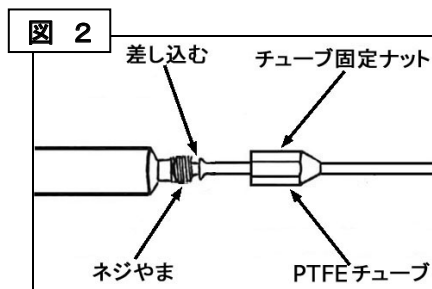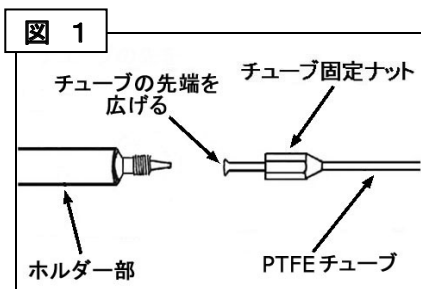


☆ ここで豆知識 ☆

インジェクションホルダーセットを全て取り換えたい場合は、パーツを購入して組み立てるより、すでにセットされている IM-H1 および IM-H2 が便利です。

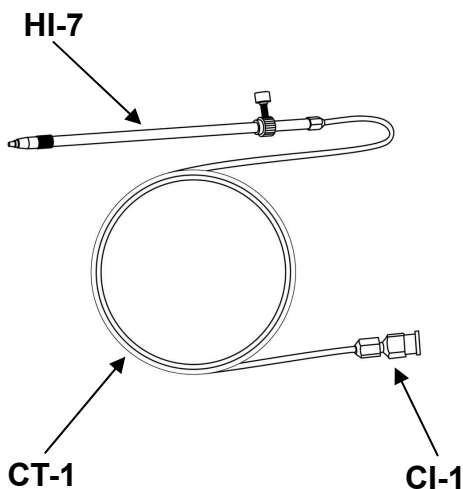

IM-H1

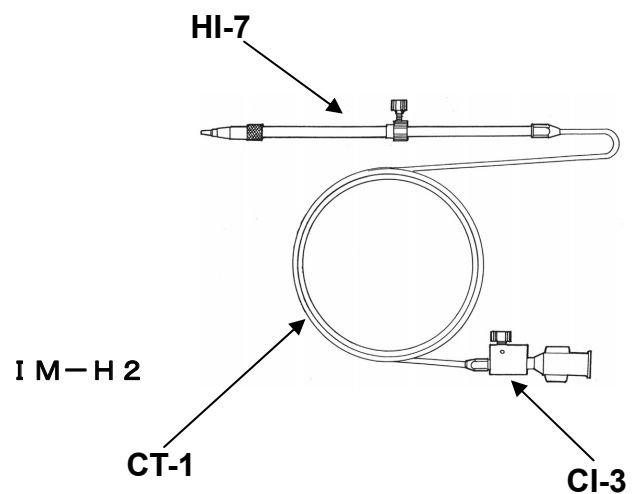

IM-H2

ナリシゲカスタマーサポートセンター

TEL: (+81) 03-3308-8232

E-MAIL: sales@narishige.co.jp