

## 実体顕微鏡用アダプターについて

各社実体顕微鏡用にご用意している当社のアダプターは、顕微鏡の架台の穴を利用して取り付けるタイプと支柱に取り付けるタイプの2種類がございます。架台の穴を利用して取り付けるタイプは、架台の仕様によって取り付けができない場合もございますので、アダプターをお選び頂く際には顕微鏡の型番と共に架台の型番をお調べ頂くようお願い致します。

当社製アダプターがどの架台に取り付け可能かを下記にまとめましたのでご参考にして下さい。

顕微鏡	アダプター	取り付け可能な架台	取り付け不可の架台 (特注扱い)
ニコン SMZ645 / 660 / 800/ 1000 / 1500	NN-T NN-T-2	C-PS160 (プレーンステージ) C-DDS (透過照明スタンド) C-DSD (透過照明スタンド) C-BD (透過照明スタンド)	C-DS (透過照明スタンド) C-PS / C-PSC (プレーンスタンド)
オリンパス  SZ7 / 61 SZX9 / 10 / 12 / 16	NO-SZX2A	SZX2-ILLT (薄型 LED 透過照明装置) SZX2-ILLB (透過照明装置) SZX2-ILLD (透過照明装置) SZX2-ILLK (透過照明装置) SZX-ILLD2 (透過照明装置) SZX-ILLB2 (透過照明装置) SZX-ILLB (透過照明装置) SZX-ILLD (透過照明装置) SZX-ILLK (透過照明装置)	SZ2-ILA (透過照明ベース) SZ2-ILST (LED 照明架台) SZX-ST (標準架台) SZ2-ST (標準架台) SZX-STL (大型架台)
ライカ  MZ シリーズ MS5	NL-10-2	MZ シリーズでは支柱に取り付ける方法を採用しておりますので、架台に関係なく取付アダプターNL-10-2をお選び下さい。 ただし MWS-1 シリーズを取り付ける場合にはそのままでは光軸に届きませんので、アダプターアタッチメント P-6-2 を一緒にご使用下さい。 (P-6-2 が必要な架台: TLST, TLBF / DF, TLRC, TLRCi) Combi 顕微鏡をご使用の際には弊社までお問い合わせ下さい。	
ツァイス  Stemi シリーズ	NZ-4-2	Stemi シリーズでは支柱に取り付ける方法を採用しておりますので、架台に関係なく取付アダプターNZ-4-2をお選び下さい。 ただし顕微鏡が Discovery 及び Lumar の場合は特注アダプターが必要となりますので、弊社までお問い合わせ下さい。	

\* MMN-1 を NN-T-2、NO-SZX2A、NL-10-2、NZ-4-2 にご使用の場合は NR/NR2 を併せてご利用下さい。

\* 取り付け不可の架台 (特注扱い) にアダプターを取り付けたい場合は弊社までお問い合わせ下さい。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。