


IM-300 の SEQUENCE 機能の使い方

今回は電動インジェクター (IM-300) で、あまり知られていない **SEQUENCE 機能** (プログラミング機能) についてご紹介致します。この機能は、63 ものプログラミングをすることが可能で、また 1 つのプログラミングの中に 12 ステップを記憶させることができます。インジェクション機能のみならず、HOLD、FILL、BALANCE 機能も記憶させることができ、一度記憶させたら、わざわざキーパッドを何度も押す必要はありません。設定した操作は、フットスイッチを押すことのみで繰り返し操作が行えるとても便利な機能です。また、1 台の IM-300 を数人でご使用される場合や使用目的の異なるプログラミングを残したい場合には、初めに各々の **SEQUENCE** にプログラミングを行えば、**SEQUENCE** 番号を変更するのみで各々操作が行え、便利な機能となっております。

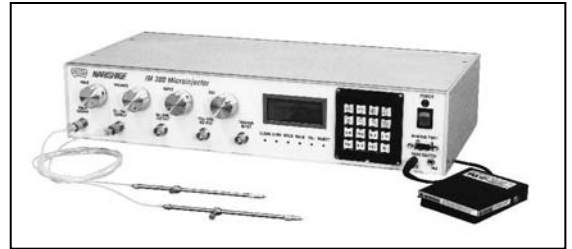


★操作方法★

1. フットスイッチのプラグを AUTO フットスイッチコネクタに差し込んで下さい。(今回は、ここがポイントです。)
- ↓
2. 電源を ON にします。初期画面がでますので、ブザー音の設定を行って下さい。(設定方法は前号をご参照下さい。)
- ↓
3. MODE ボタンを押し、SEQUENCE 画面 (プログラミング機能) に画面を移して下さい。
- ↓
4. SEQUENCE を入力します。

◆入力例◆

SEQUENCE1 に、STEP 1 : BALANCE STEP2 : CLR.HOLD STEP3 : FILL STEP4 : INJECTION を記憶させる場合

(* 毛细管現象を防ぐため、必ず BALANCE は設定します。)

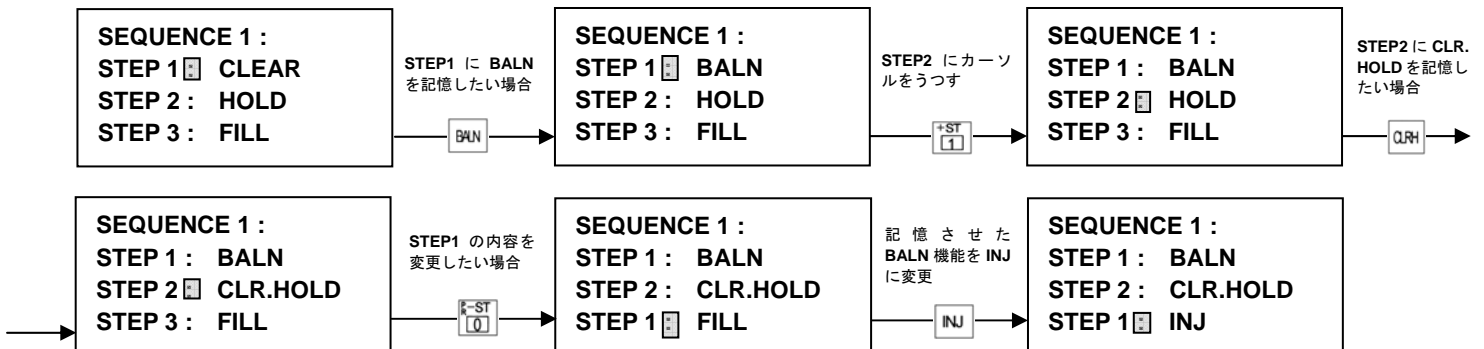

上記を参考にしながら、STEP4 まで入力します。

* 液晶表示ウィンドウには STEP3 までが表示されます。[+ST (1)] ボタンで進んでいくと STEP12 まで表示され最後はまた STEP1 に戻ります。

* 入力後、前 STEP の入力変更を行いたい場合は、[K-ST (0)] で変更したい STEP を表示し再度入力したいボタンを押して入力しなおします。

* STEP 入力後は、必ず最後に [STOP AUTO] を設定します。設定することで、記憶させた STEP が繰り返し操作可能になります。

5. 各画面において、**圧力/時間/カウント**の設定を行います。

◆圧力調整を行う際に [K-ST (0)] を押しと、以前に記憶させた圧力が実際の圧力の右側に表示されます。その数値を参考にしながら、実際の圧力を調整することができます。現在表示している数値を記憶したい場合は、[+SEQ # (000)] を押し事で数値を記憶させることができます。

6. アクション画面において、フットスイッチを押すことで操作を行うことができます。フットスイッチを 1 回押すことで設定した STEP1 が実行されます。再度フットスイッチを押すことで STEP2 が実行され、フットスイッチを押すたびに設定された STEP が実行されます。

最後の STEP に **AUTO-SEQUENCE** を設定しておくことで、フットスイッチを押すことにより STEP1 に戻り、繰り返して同様の操作を行うことができます。

◆プログラムされたシーケンスをスタートさせていても各機能のボタンを押すことにより、それらの機能を作動させることもできます。その後、AUTO ボタンを押せば、プログラムされたシーケンスに戻ります。

ご不明な点等ございましたら直接お問い合わせください。

ナリシゲカスタマーサポートセンター

TEL: (+81) 03-3308-8232

E-MAIL: sales@narishige.co.jp