

クリーニングロッドについて

弊社のインジェクションホルダーには、内部の異物を取り除くためのクリーニングロッドが付属しています。今回はそのクリーニングロッドに関してご紹介させていただきます。




*クリーニングロッドはステンレス製の棒で、上の写真のように黄色いシールが貼られています。インジェクションホルダーに付属しており、差し込まれた状態で納品されます。保護材と間違えて捨ててしまったり無くしてしまったりしないように保管し、ご使用の際にはシールを剥がしてお使い下さい。

■インジェクターの調子が悪くなった時・・・


インジェクション時の感覚がおかしい、遅れるなどの原因の一つに、インジェクションホルダー内にゴミが付着しているという事があります。これは折れたガラス管であったり、ガラス管とホルダーの間の気密を保つために使われているシリコンパッキンが磨耗、破損してクズになったものなどですが、これらが付着していると弁のようになっていたり、オイル・空気の流れを阻害するためにインジェクターの反応が悪くなる(遅れて動いたり、手を止めても動き続けたりする)原因となります。そのような時には、下記の手順でクリーニングロッドを用いてインジェクションホルダー内のゴミを押し出し、掃除してください。

■クリーニングロッドの利用方法

1、インジェクションホルダーからチューブ、インジェクションホルダーキャップ、シリコンパッキンを外してください。

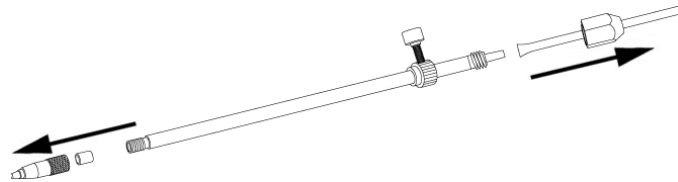

2、クリーニングロッドをインジェクションホルダーの後ろから差し込み、先端が出るまで押し進めます。ゴミ(シリコンパッキンのカスや折れたガラス管等)を取り除いたら、チューブを接続し直してください。

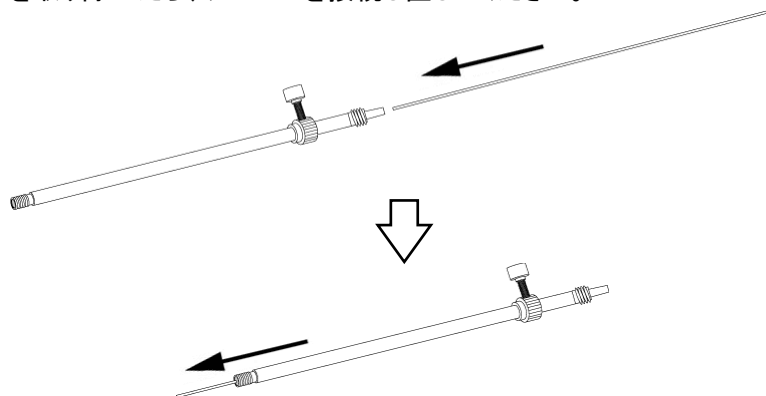

■ポイント

弊社ウェブサイトの「よくある質問」には、上のような情報や、チューブの接続法・その他のトラブルに対する説明などが掲載されています。何か問題を感じた際には是非ともご参照ください。

ご不明な点等がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。

ナリシゲウェブサイト

URL: <http://www.narishige.co.jp/>