
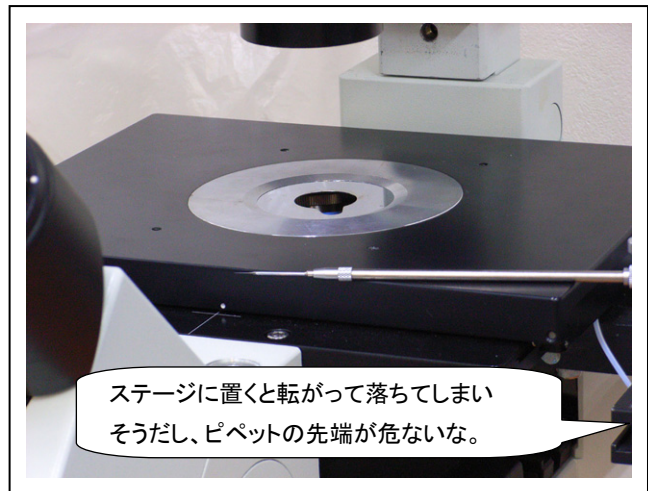


インジェクションホルダーのちょっと便利なアクセサリ


今回のウェブニュースでは、インジェクション分野で用いられるインジェクションホルダー向けの、ちょっと便利なアクセサリをご紹介します。

HIK-3 / HIK-4 ピペットホルダーキーパー

ピペットを交換する際などに、インジェクションホルダーの置き場にお困りではありませんか？

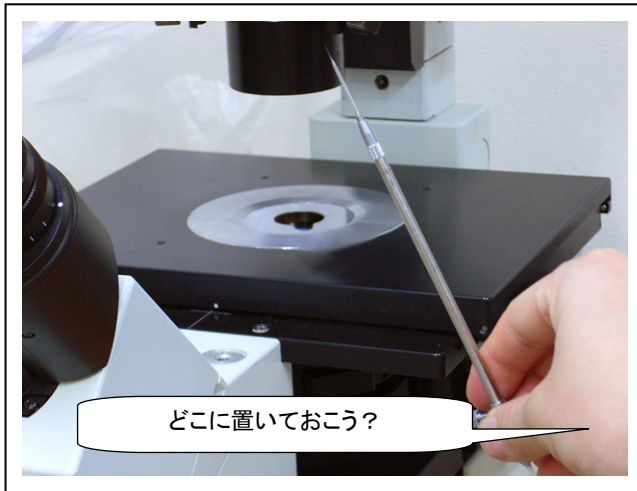

顕微鏡のステージ上にそのまま置いたら、チューブに引っ張られてステージから落ちてしまったり、インジェクションホルダーの先端が下を向いて、内部に入っているオイルが垂れてしまったり。…そんな時に便利なのが HIK-3 / HIK-4 ピペットホルダーキーパーです。

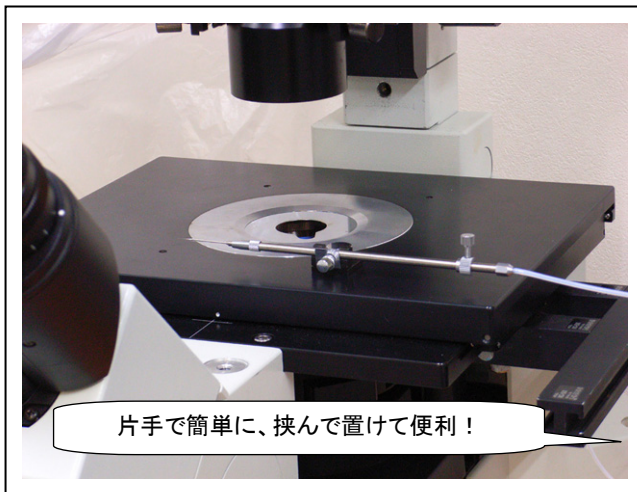


HIK-3 はΦ3mm の飾りビスが固定用についていて、HIK-4 はΦ4mm の飾りビスが固定用についています。

ニコンの顕微鏡のステージにはΦ3mm のネジ穴があり、オリンパスの顕微鏡のステージにはΦ4mm のネジ穴があるので、そのネジ穴にネジ止めする事により固定が出来ます。押さえのネジを若干緩めた状態にして置き、インジェクションホルダーを押し付けて挟みます。

お薦めとしては写真のように顕微鏡ステージ上にある、一番手前の一番端の穴に固定するのが使いやすいと思います。

もし顕微鏡ステージや顕微鏡本体の任意の場所に付けたい場合には、付属している両面テープで固定することも出来ます。両面テープでの固定の場合、例えば顕微鏡に縦につけて使う、ステージの縁に固定するなど出来ます。

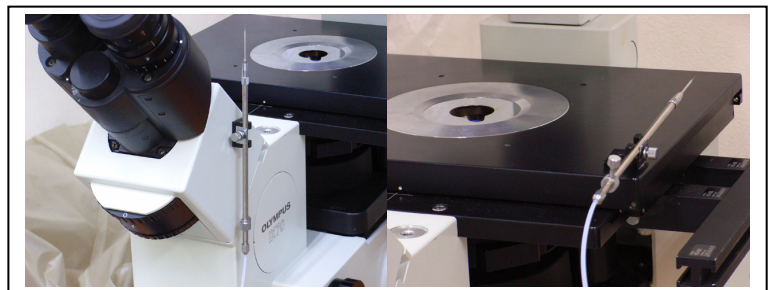

ピペット装着前にはホルダーの転がりやオイル漏れを防ぎ、装着後にはピペット破損のリスクを減らす事が出来る、小さいながら役に立つアクセサリだと好評な一品です。

ご不明な点等がございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。